


BA-70RDY全自动视频熔点仪

[详细信息...](#)

自动熔点仪			
货号:	22112466	品牌:	本昂仪器
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>BA-70RDY全自动视频熔点仪的检测原理</p> <p>BA-70RDY全自动视频熔点仪采用药典规定的毛细管作为样品管，把装满的样品管插入加热炉体中，通过高像素摄像头拍照摄像，TFT彩屏直观显示样品熔化过程，通过数码成像检测传感器自动检测样品熔化时的温度。</p> <p>BA-70RDY全自动熔点仪完美结合高精度控温技术和拍照技术，不但为用户提供准确、稳定、可靠的测试结果，还为用户带来高效便捷的测试感受。高清视频可方便清晰的看到样品溶化的全过程，自动检测实时图谱显示，方便用户准确测得样品熔点和溶距离。全自动熔点仪广泛应用于化学工业、医药研究中，是药物、香料、染料及其他有机晶体物质的必备仪器。</p> <p>仪器特点:</p> <ol style="list-style-type: none">1、可同时测定四个样品。2、高清彩色大屏幕放大视窗。3、从室温到400℃，大温度范围。4、升温速率0.1℃/Min-20℃/Min无极调节。5、高清摄录功能，方便观察和回看。6、符合药典测试方法，包括欧洲药典、美国药典、中国药典。7、可连接打印机，实现数据实时打印和历史数据打印。 <p>熔点仪小常识</p> <p>熔点仪怎样判别物质纯度？</p> <p>纯净的固体有机物，一般都有固定的熔点，而且熔距很小，一般不超过0.5-1℃，若物质不纯时，熔点就会下降，且熔距就会扩大。利用这一性质来判断物质的纯度和鉴别未知化合物。</p> <p>全自动熔点仪能测哪些状态的样品？</p> <p>熔化以后无色透明或浅色透明的粉末状样品都可以。</p>		

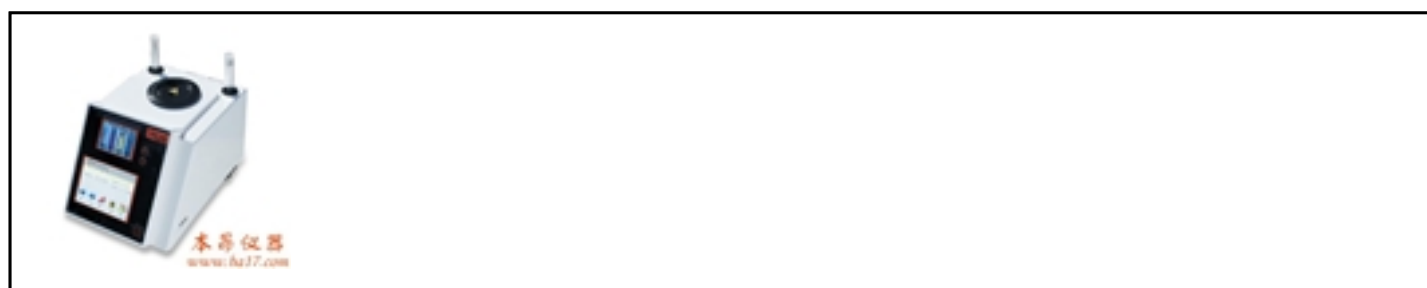

关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市四平路1145号建中大楼1105室E-mail：sales@ba17.com邮编：200092

[更多相关资料请点击访问...](#)